

Gamma Station 2をより分かり易く、お客様のニーズにマッチした入出力形式で
お使いいただくためにカスタマイズ可能なソフトウェアをご用意しました



Station Navigator 2は、ガンマ線核種分析ソフトウェア[Gamma Station 2]のカスタマイズ用ベースキットです。

Station Navigator 2の導入により、試料情報登録から測定分析、 帳票出力までの一連の操作が簡単に行えます。

また、必要最低限の項目に絞ったカスタマイズで全くの初心者でも安心して操作することを可能にし、ヒューマンエラーを大幅に削減します。

さらに、分析結果は自動的に画面表示し容易に確認することができます。Station Navigator 2で、お客様の分析業務の効率アップを実現します！

特長


Gamma Station 2カスタマイズ用ベースキット（Station Navigator 2）

- ご要望に応じたカスタマイズを短期間でかつ、安価にご提供
- 選択項目を画面に一覧表示し、ボタン選択による簡単入力操作を実現
- ウィザード形式の画面により、入力忘れなどのヒューマンエラーを防止
- 分析結果を自動でプレビュー表示し、出力前に確認が可能
- Gamma Station 2と同じ分析結果を出力

パッケージソフトであるGamma Station 2ではお客様のご要望に応じたカスタマイズに制限がありますが、Station Navigator 2により、あらゆるカスタマイズが可能になります。 マッチしない箇所だけをカスタマイズして、お客様の業務に最適なソフトウェアをご用意できます。

- ・シンプルでカスタマイズ可能なメニュー構成

お客様の使いやすいメニュー構成を実現します。

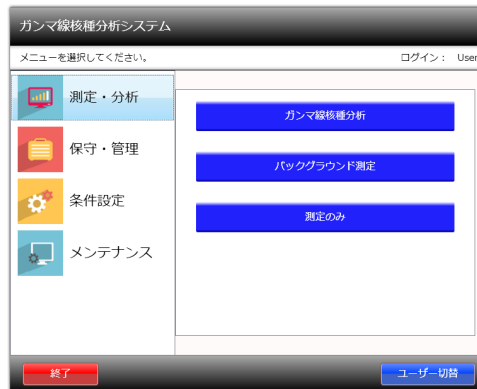

- ・入力方式の変更


Gamma Station 2の入力フォームに満足できない時には、レイアウトや入力方法を変更することが可能です。たとえば、Station Navigator 2では自由文字列での入力項目をリストから選択するように変更することや、画面の入力方法を変更したいといった柔軟なカスタマイズに対応します。

- ・ 項目の追加

Gamma Station 2にはない新たな入力項目を追加したい場合には、Station Navigator 2に項目を追加し、出力することが可能です。


・項目

Gam-
が わ
2でそ

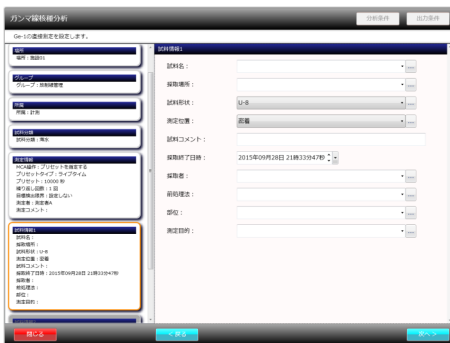

名称の変更

ma Station 2に設定されてい
かりづらい場合は、Station
これらの名称を変更することが

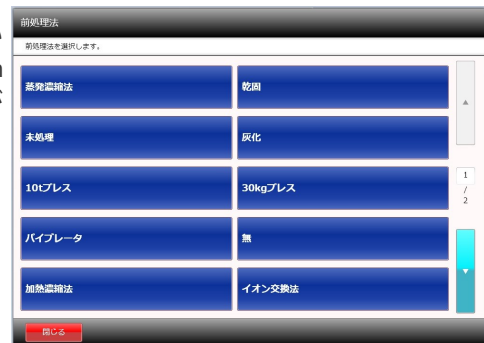

る項目名称
Navigator
可能です。

・出力帳票

Gamma
結果の管
になりま
2は帳票
し、従来
参考にし
が可能で

7 経路別平均経路長			DE10 95%	
フィラム名 A1077 経路別平均経路長, cfm, cfm				
経路別	経路2	経路数	経	
経路1	1 (A, 10)	経路数	5	
経路2	1 (A, 10)	経路数	5	
経路3	1 (A, 10)	経路数	5	
経路4	1 (A, 10)	経路数	5	
経路5	1 (A, 10)	経路数	5	
経路6	1 (A, 10)	経路数	5	
経路7	1 (A, 10)	経路数	5	
経路8	1 (A, 10)	経路数	5	
経路9	1 (A, 10)	経路数	5	
経路10	1 (A, 10)	経路数	5	
経路11	1 (A, 10)	経路数	5	
経路12	1 (A, 10)	経路数	5	
経路13	1 (A, 10)	経路数	5	
経路14	1 (A, 10)	経路数	5	
経路15	1 (A, 10)	経路数	5	
経路16	1 (A, 10)	経路数	5	
経路17	1 (A, 10)	経路数	5	
経路18	1 (A, 10)	経路数	5	
経路19	1 (A, 10)	経路数	5	
経路20	1 (A, 10)	経路数	5	
経路21	1 (A, 10)	経路数	5	
経路22	1 (A, 10)	経路数	5	
経路23	1 (A, 10)	経路数	5	
経路24	1 (A, 10)	経路数	5	
経路25	1 (A, 10)	経路数	5	
経路26	1 (A, 10)	経路数	5	
経路27	1 (A, 10)	経路数	5	
経路28	1 (A, 10)	経路数	5	
経路29	1 (A, 10)	経路数	5	
経路30	1 (A, 10)	経路数	5	
経路31	1 (A, 10)	経路数	5	
経路32	1 (A, 10)	経路数	5	
経路33	1 (A, 10)	経路数	5	
経路34	1 (A, 10)	経路数	5	
経路35	1 (A, 10)	経路数	5	
経路36	1 (A, 10)	経路数	5	
経路37	1 (A, 10)	経路数	5	
経路38	1 (A, 10)	経路数	5	
経路39	1 (A, 10)	経路数	5	
経路40	1 (A, 10)	経路数	5	
経路41	1 (A, 10)	経路数	5	
経路42	1 (A, 10)	経路数	5	
経路43	1 (A, 10)	経路数	5	
経路44	1 (A, 10)	経路数	5	
経路45	1 (A, 10)	経路数	5	
経路46	1 (A, 10)	経路数	5	
経路47	1 (A, 10)	経路数	5	
経路48	1 (A, 10)	経路数	5	
経路49	1 (A, 10)	経路数	5	
経路50	1 (A, 10)	経路数	5	
経路51	1 (A, 10)	経路数	5	
経路52	1 (A, 10)	経路数	5	
経路53	1 (A, 10)	経路数	5	
経路54	1 (A, 10)	経路数	5	
経路55	1 (A, 10)	経路数	5	
経路56	1 (A, 10)	経路数	5	
経路57	1 (A, 10)	経路数	5	
経路58	1 (A, 10)	経路数	5	
経路59	1 (A, 10)	経路数	5	
経路60	1 (A, 10)	経路数	5	
経路61	1 (A, 10)	経路数	5	
経路62	1 (A, 10)	経路数	5	
経路63	1 (A, 10)	経路数	5	
経路64	1 (A, 10)	経路数	5	
経路65	1 (A, 10)	経路数	5	
経路66	1 (A, 10)	経路数	5	
経路67	1 (A, 10)	経路数	5	
経路68	1 (A, 10)	経路数	5	
経路69	1 (A, 10)	経路数	5	
経路70	1 (A, 10)	経路数	5	
経路71	1 (A, 10)	経路数	5	
経路72	1 (A, 10)	経路数	5	
経路73	1 (A, 10)	経路数	5	
経路74	1 (A, 10)	経路数	5	
経路75	1 (A, 10)	経路数	5	
経路76	1 (A, 10)	経路数	5	
経路77	1 (A, 10)	経路数	5	
経路78	1 (A, 10)	経路数	5	
経路79	1 (A, 10)	経路数	5	
経路80	1 (A, 10)	経路数	5	
経路81	1 (A, 10)	経路数	5	
経路82	1 (A, 10)	経路数	5	
経路83	1 (A, 10)	経路数	5	
経路84	1 (A, 10)	経路数	5	
経路85	1 (A, 10)	経路数	5	
経路86	1 (A, 10)	経路数	5	
経路87	1 (A, 10)	経路数	5	
経路88	1 (A, 10)	経路数	5	
経路89	1 (A, 10)	経路数	5	
経路90	1 (A, 10)	経路数	5	
経路91	1 (A, 10)	経路数	5	
経路92	1 (A, 10)	経路数	5	
経路93	1 (A, 10)	経路数	5	
経路94	1 (A, 10)	経路数	5	
経路95	1 (A, 10)	経路数	5	
経路96	1 (A, 10)	経路数	5	
経路97	1 (A, 10)	経路数	5	
経路98	1 (A, 10)	経路数	5	
経路99	1 (A, 10)	経路数	5	
経路100	1 (A, 10)	経路数	5	
経路101	1 (A, 10)	経路数	5	
経路102	1 (A, 10)	経路数	5	
経路103	1 (A, 10)	経路数	5	
経路104	1 (A, 10)	経路数	5	
経路105	1 (A, 10)	経路数	5	
経路106	1 (A, 10)	経路数	5	
経路107	1 (A, 10)	経路数	5	
経路108	1 (A, 10)	経路数	5	
経路109	1 (A, 10)	経路数	5	
経路110	1 (A, 10)	経路数	5	
経路111	1 (A, 10)	経路数	5	
経路112	1 (A, 10)	経路数	5	
経路113	1 (A, 10)	経路数	5	
経路114	1 (A, 10)	経路数	5	
経路115	1 (A, 10)	経路数	5	
経路116	1 (A, 10)	経路数	5	
経路117	1 (A, 10)	経路数	5	
経路118	1 (A, 10)	経路数	5	
経路119	1 (A, 10)	経路数	5	
経路120	1 (A, 10)	経路数	5	
経路121	1 (A, 10)	経路数	5	
経路122	1 (A, 10)	経路数	5	
経路123	1 (A, 10)	経路数	5	
経路124	1 (A, 10)	経路数	5	
経路125	1 (A, 10)	経路数	5	
経路126	1 (A, 10)	経路数	5	
経路127	1 (A, 10)	経路数	5	
経路128	1 (A, 10)	経路数	5	
経路129	1 (A, 10)	経路数	5	
経路130	1 (A, 10)	経路数	5	
経路131	1 (A, 10)	経路数	5	
経路132	1 (A, 10)	経路数	5	
経路133	1 (A, 10)	経路数	5	
経路134	1 (A, 10)	経路数	5	
経路135	1 (A, 10)	経路数	5	
経路136	1 (A, 10)	経路数	5	
経路137	1 (A, 10)	経路数	5	
経路138	1 (A, 10)	経路数	5	
経路139	1 (A, 10)	経路数	5	
経路140	1 (A, 10)	経路数	5	
経路141	1 (A, 10)	経路数	5	
経路142	1 (A, 10)	経路数	5	
経路143	1 (A, 10)	経路数	5	
経路144	1 (A, 10)	経路数	5	
経路145	1 (A, 10)	経路数	5	
経路146	1 (A, 10)	経路数	5	
経路147	1 (A, 10)	経路数	5	
経路148	1 (A, 10)	経路数	5	
経路149	1 (A, 10)	経路数	5	
経路150	1 (A, 10)	経路数	5	
経路151	1 (A, 10)	経路数	5	
経路152	1 (A, 10)	経路数	5	
経路153	1 (A, 10)	経路数	5	
経路154	1 (A, 10)	経路数	5	
経路155	1 (A, 10)	経路数	5	
経路156	1 (A, 10)	経路数	5	
経路157	1 (A, 10)	経路数	5	
経路158	1 (A, 10)	経路数	5	
経路159	1 (A, 10)	経路数	5	
経路160	1 (A, 10)	経路数	5	
経路161	1 (A, 10)	経路数	5	
経路162	1 (A, 10)	経路数	5	
経路163	1 (A, 10)	経路数	5	
経路164	1 (A, 10)	経路数	5	
経路165	1 (A, 10)	経路数	5	
経路166	1 (A, 10)	経路数	5	
経路167	1 (A, 10)	経路数	5	
経路168	1 (A, 10)	経路数	5	
経路169	1 (A, 10)	経路数	5	
経路170	1 (A, 10)	経路数	5	
経路171	1 (A, 10)	経路数	5	
経路172	1 (A, 10)	経路数	5	
経路173	1 (A, 10)	経路数	5	
経路174	1 (A, 10)	経路数	5	
経路175	1 (A, 10)	経路数	5	
経路176	1 (A, 10)	経路数	5	
経路177	1 (A, 10)	経路数	5	
経路178	1 (A, 10)	経路数	5	
経路179	1 (A, 10)	経路数	5	
経路180	1 (A, 10)	経路数	5	
経路181	1 (A, 10)	経路数	5	
経路182	1 (A, 10)	経路数	5	
経路183	1 (A, 10)	経路数	5	
経路184	1 (A, 10)	経路数	5	
経路185	1 (A, 10)	経路数	5	
経路186	1 (A, 10)	経路数	5	
経路187	1 (A, 10)	経路数	5	
経路188	1 (A, 10)	経路数	5	
経路189	1 (A, 10)	経路数	5	
経路190	1 (A, 10)	経路数	5	
経路191	1 (A, 10)	経路数	5	
経路192	1 (A, 10)	経路数	5	
経路193	1 (A, 10)	経路数	5	
経路194	1 (A, 10)	経路数	5	
経路195	1 (A, 10)	経路数	5	
経路196	1 (A, 10)	経路数	5	
経路197	1 (A, 10)	経路数	5	
経路198	1 (A, 10)	経路数	5	
経路199	1 (A, 10)	経路数	5	
経路200	1 (A, 10)	経路数	5	
経路201	1 (A, 10)	経路数	5	
経路202	1 (A, 10)	経路数	5	
経路203	1 (A, 10)	経路数	5	
経路204	1 (A, 10)	経路数	5	
経路205	1 (A, 10)	経路数	5	
経路206	1 (A, 10)	経路数	5	
経路207	1 (A, 10)	経路数	5	
経路208	1 (A, 10)	経路数	5	
経路209	1 (A, 10)	経路数	5	
経路210	1 (A, 10)	経路数	5	
経路211	1 (A, 10)	経路数	5	
経路212	1 (A, 10)	経路数	5	
経路213	1 (A, 10)	経路数	5	
経路214	1 (A, 10)	経路数	5	
経路215	1 (A, 10)	経路数	5	
経路216	1 (A, 10)	経路数	5	
経路217	1 (A, 10)	経路数	5	
経路218	1 (A, 10)	経路数	5	
経路219	1 (A, 10)	経路数	5	
経路220	1 (A, 10)	経路数	5	
経路221	1 (A, 10)	経路数	5	
経路222	1 (A, 10)	経路数	5	
経路223	1 (A, 10)	経路数	5	
経路224	1 (A, 10)	経路数	5	
経路225	1 (A, 10)	経路数	5	
経路226	1 (A, 10)	経路数	5	
経路227	1 (A, 10)	経路数	5	
経路228	1 (A, 10)	経路数	5	
経路229	1 (A, 10)	経路数	5	
経路230	1 (A, 10)	経路数	5	
経路231	1 (A, 10)	経路数	5	
経路232	1 (A, 10)	経路数	5	
経路233	1 (A, 10)	経路数	5	
経路234	1 (A, 10)	経路数	5	
経路235	1 (A, 10)	経路数	5	
経路236	1 (A, 10)	経路数	5	
経路237	1 (A, 10)	経路数	5	
経路238	1 (A, 10)	経路数	5	
経路239	1 (A, 10)	経路数	5	
経路240	1 (A, 10)	経路数	5	
経路241	1 (A, 10)	経路数	5	
経路242	1 (A, 10)	経路数	5	
経路243	1 (A, 10)	経路数	5	
経路244	1 (A, 10)	経路数	5	
経路245	1 (A, 10)	経路数	5	
経路246	1 (A, 10)	経路数	5	
経路247	1 (A, 10)	経路数	5	
経路248	1 (A, 10)	経路数	5	
経路249	1 (A, 10)	経路数	5	
経路250	1 (A, 10)	経路数	5	
経路251	1 (A, 10)	経路数	5	
経路252	1 (A, 10)	経路数	5	
経路253	1 (A, 10)	経路数	5	
経路254	1 (A, 10)	経路数	5	
経路255	1 (A, 10)	経路数	5	
経路256	1 (A, 10)	経路数	5	
経路257	1 (A, 10)	経路数	5	
経路258	1 (A, 10)	経路数	5	
経路259	1 (A, 10)	経路数	5	
経路260	1 (A, 10)	経路数	5	
経路261	1 (A, 10)	経路数	5	
経路262	1 (A, 10)	経路数	5	
経路263	1 (A, 10)	経路数	5	
経路264	1 (A, 10)	経路数	5	
経路265	1 (A, 10)	経路数	5	
経路266	1 (A, 10)	経路数	5	
経路267	1 (A, 10)	経路数	5	
経路268	1 (A, 10)	経路数	5	
経路269	1 (A, 10)	経路数	5	
経路270	1 (A, 10)	経路数	5	
経路271	1 (A, 10)	経路数	5	
経路272	1 (A, 10)	経路数	5	
経路273	1 (A, 10)	経路数	5	
経路274	1 (A, 10)	経路数	5	
経路275	1 (A, 10)	経路数	5	
経路276	1 (A, 10)	経路数	5	
経路277	1 (A, 10)	経路数	5	
経路278	1 (A, 10)	経路数	5	
経路279	1 (A, 10)	経路数	5	
経路280	1 (A, 10)	経路数	5	
経路281	1 (A, 10)	経路数	5	
経路282	1 (A,			

の変更・追加

Station 2の帳票と従来から使用してきた帳票が大きく異
理・運用に問題がある場合は、帳票レイアウトの変更・
すが、
レイア
通りの
た帳票
す。

Station
ウトの
帳票レ
をご用

[illegible][illegible]

なり、分析追加が必要
Navigator
変更に対応
イアウトを
意すること

操作イメージ

ガンマ線核種分析

分析条件 出力条件

Ge-1の直接測定を設定します。

検出器: Ge-1

場所: 施設01

グループ: 放射線管理

所属: 計測

試料分類: 陸土

測定情報
MCA操作: プリセットを指定
プリセットタイプ: ライプタ
プリセット: 0 秒
繰り返し回数: 1 回
自爆検出境界: 設定しない
測定者:
測定コメント:

測定者
測定者を選択します。

測定者A 測定者B
測定者C 測定者D

1 / 1

閉じる

閉じる < 戻る 次へ >

[ガンマ線核種分析入力画面]

- 画面遷移はウィザード形式なので、入力済みの項目を確認しながら画面を進めることができます。
- 選択項目はドロップダウンリストからの選択だけでなく、一覧画面から選択することも可能です。

スケジュール確認

Ge-1のスケジュールを確認します。

表示期間: 2015/08/29 ~ 2015/10/28 表示期間変更 未測定・測定中のみを表示

ステータス 分析区分 測定開始日時 プリセット グループ 測定回数 試料名

ステータス	分析区分	測定開始日時	プリセット	グループ	測定回数	試料名
未測定	ガンマ線核種分析	09/29 21:41	LT 500秒	-	6/1	試験A
測定中	ガンマ線核種分析	09/29 21:44	LT 100秒	-	1/1	サンプルA
測定完了	ガンマ線核種分析	09/29 16:30	LT 30秒	-	1/1	321
測定完了	ガンマ線核種分析	09/19 17:03	LT 100秒	-	1/1	123
測定完了	バックグラウンド分析	09/19 11:02	LT 50秒	-	1/1	---
測定完了	---	09/19 09:00	LT 5秒	-	1/1	試験A
測定完了	ガンマ線核種分析	09/17 21:34	LT 30秒	-	1/1	ccc
測定完了	ガンマ線核種分析	09/17 21:15	LT 30秒	-	1/1	aaa
測定完了	ガンマ線核種分析	09/17 19:41	LT 30秒	-	1/1	234
測定完了	ガンマ線核種分析	09/17 19:26	LT 100秒	-	1/1	123456

未測定 測定中 測定完了 (DT超過) 測定中止 エラー Gamma Station

閉じる

詳細情報
試料番号: SC0920150928
測定開始日時: 2015年09月28日 21時44分23秒
プリセット: LT 100秒
測定者: 測定者B
測定コメント:
試料分類: 農産物 (乾燥)
試料名: サンプルA
試料形状: U-8
測定位置: 空欄
採取開始日時: 2015年09月28日 21時42分50秒
採取終了日時: 2015年09月28日 21時42分50秒
採取者: 採取者A
試料コメント:

スケジュール操作
コピー 変更 削除

[予定表画面]

- 測定分析の予定を確認することができます。
- 測定分析の予定を登録することができます。
- 簡単な操作で測定分析の予定を変更することができます。

帳票プレビュー

帳票の印刷イメージを確認します。

標準帳票
標準帳票

詳細帳票
分析条件
サードパーティ分析結果
標準定量的分析結果
定量的ピーク分析結果
測定適合結果(1)
測定適合結果(2)
プロット

SC0920150928-01-01

Acquired: 2015/09/28 21:44:30 Real Time: 101.0 sec Live Time: 100.0 sec

試料分類: 農産物 (乾燥) 採取場所: ブルーA
試料名: サンプルA 採取者: 採取者A
検出器: Ge-1 採取開始日時: 2015年09月28日 21時42分50秒
測定者: 測定者B 採取終了日時: 2015年09月28日 21時42分50秒
試料形状: U-8 採取者: 採取者A
測定回数: 100 000 %

エネルギー校正
EnCal-01-01 校正日: 2015年09月05日
GravMass 01-01 校正日: 2012年06月15日

No.	核種名	エネルギー (keV)	半減期 (日)	放射線強度 (dps/kg土)	検出器効率 (%)	検出器効率 (cps/kg土)
1	Pb-210	46.50	1.620E+12	ND	2.1643E+07	
2	Am-241	59.54	1.577E+05	ND	1.2209E+06	
3	Th-231	54.23	2.570E+11	ND	2.1849E+06	
4	Th-232	84.27	5.150E+12	ND	1.7050E+07	
5	Th-234	92.80	1.620E+12	ND	3.2283E+06	
6	Np-239	106.14	2.340E+06	ND	5.2895E+05	
7	Ce-144	133.54	2.849E+02	ND	1.0489E+06	
8	Ta-182m	142.52	2.502E+01	ND	1.5187E+05	
9	Ce-141	145.44	3.259E+01	ND	2.7274E+05	
10	U-235	163.25	2.570E+11	ND	2.7943E+06	
11	Ra-226	186.18	1.620E+12	ND	3.9018E+06	
12	Ta-132	228.16	3.283E+00	ND	1.6130E+05	
13	Pb-212	238.60	5.190E+12	ND	3.3049E+05	
14	Ra-224	241.90	5.190E+12	ND	3.8202E+06	
15	Th-227	265.30	2.570E+11	ND	2.4894E+06	
16	Ge-75	264.61	5.740E+12	ND	1.4503E+06	

前へ 1 / 2 次へ

標準帳票 100 % (50~200)

閉じる 印刷

[分析結果プレビュー画面]

- 完了した測定分析結果をプレビュー確認することができます。
- 条件を設定して、過去の測定分析結果を検索することができます。
- 分析結果の計算過程を確認することができます。

動作環境

- Gamma Station 2（DS-P1101）と同一環境で動作します。
- Station Navigator 2を使用するためには、Gamma Station 2（DS-P1101）が必要です。

仕 様

■ 測定分析機能

項目	仕様
ガンマ線核種分析	分析モード：放射能測定法シリーズ「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー令和2年9月改訂版」に対応 帳票：標準帳票、詳細帳票（分析条件/サーチドピーク分析結果/核種定量分析結果/定量ピーク分析結果/関数適合結果/不確かさ/定量分析不確かさ/関数適合不確かさ/プロット） 初期値：分析に使用するパラメータをあらかじめ登録することで、分析毎に自動取得 マスターデータ：手入力する項目をあらかじめ登録すると選択による入力が可能（プリセット/測定者/試料分類/試料名/採取場所/採取者/測定目的/部位/試料形状/測定位置/前処理法/試料量単位/線源）
バックグラウンド分析	分析モード：放射能測定法シリーズ「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー令和2年9月改訂版」に対応 帳票：標準帳票、詳細帳票（分析条件/サーチドピーク分析結果/核種定量分析結果/定量ピーク分析結果/関数適合結果/プロット） 初期値：分析に使用するパラメータをあらかじめ登録すると分析の毎に自動取得
測定のみ	スペクトルの測定・保存のみを行い、測定結果を各種分析に利用が可能
検出限界プリセット	試料分析時、対象とする核種（複数可）が全て指定した検出限界以下になる回数をカウントし、指定した回数に到達すると測定を停止

■ 表示機能

項目	仕様
スケジュール確認	検出器毎に測定予定の一覧を表示 未測定、測定中のスケジュールについて登録内容の変更が可能
測定状況表示	検出器の状況を表示（測定中/停止中/DT超過/通信不良） 検出器毎の詳細状況を表示（測定情報、試料情報） 測定を中止することが可能 DT（デッドタイム）の基準値を設定でき、超過したら警告を表示

■ 対応するGamma Station 2

製品名	バージョン	モデル
Gamma Station 2	Ver6.4	DS-P1101

あらかじめご了承ください

- 本ソフトウェアは個別に定める仕様に基づく動作の範囲内で保証されます。
- 本ソフトウェアは別途規定するサポートポリシーに基づくサポートが提供されます。
サポートポリシーは弊社ウェブサイトから御確認いただくことができます。

※製品の改良に伴い、予告なく記載内容を変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。（2025年5月 Rev2）



セイコー・イー・ジー・アンド・ジー株式会社

本社・東京都中央区八丁堀 2-26-9 グランデビルディング 6F 〒104-0032
電話番号：03-5542-3101(代表) ファクシミリ：03-5542-3109
<https://www.sii.co.jp/segg/>

営業課	中央区八丁堀 2-26-9 グランデビルディング 6F	〒104-0032	電話番号：03-5542-3104	ファクシミリ：03-5542-3109
システム営業課	中央区八丁堀 2-26-9 グランデビルディング 6F	〒104-0032	電話番号：03-5542-3104	ファクシミリ：03-5542-3109
大阪営業所	大阪市北区豊崎 3-2-1 淀川 5 番館ビル 5F	〒531-0072	電話番号：06-7711-0855	ファクシミリ：06-7711-0856
水戸営業所	水戸市大町 1-2-40 朝日生命ビル 5F	〒310-0062	電話番号：029-227-4474	ファクシミリ：029-227-7734
カスタムサービス	松戸市高塚新田 563	〒270-2222	電話番号：047-709-5743	ファクシミリ：047-709-5745
システム技術課	松戸市高塚新田 563	〒270-2222	電話番号：047-709-5746	ファクシミリ：047-709-5747